



МАСТЕРВОДЫ58.РФ

г. Пенза, Фурманова, 21

Телефон в г. Пенза: 64 58 99

Телефон горячей линии: 8 800 250 58 99

ЭКСПЕРТ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ



Памятка по отбору проб воды

Для химического анализа воды

- Отбор проб для химического анализа воды рекомендуется производить в пластиковую бутылку (из темного пластика) объемом не менее 1л.
- Бутылка должна быть первичного использования, в крайнем случае - из-под минеральной воды или простой питьевой воды (использование тары из-под сладкой газированной воды, соков и спиртных напитков может привести к искажению результатов анализа).
- Перед отбором пробы необходимо в течение 5 минут пролить воду и промыть бутылку и крышку несколько раз той водой, которую будете отбирать на анализ.
- Отбирать воду рекомендуется тонкой струйкой по стенке тары для предотвращения окисления имеющихся в воде соединений.
- Заполнять бутылку следует до тех пор, пока вода не начнет переливаться из горлышка. При закручивании крышки следует слегка надавить на бутылку, чтобы выпустить оставшийся в ней воздух.

Чем скорее бутылка с пробой воды будет доставлена в лабораторию, тем вернее будут результаты исследования. Допускается хранение пробы воды в холодильнике, но не более 48 часов.

Пробу воды следует сопроводить необходимой информацией:

1. ФИО клиента или название организации
2. Координаты (телефон, e-mail)
3. Место отбора пробы (поселок, деревня, город)
4. Источник воды (река, скважина-глубина, колодец-глубина)
5. Время отбора пробы
6. Вид анализа (минимальный, оптимальный, расширенный)

Для бактериологического анализа воды

Отбор проб на бактериологический анализ следует проводить в специальную стерильную тару, полученную заблаговременно в лаборатории. Возможно производить отбор пробы в стерильную тару, купленную в аптеке. Необходимый объем воды для анализа составляет 100 мл.

Образец необходимо доставить в лабораторию не позднее, чем через 6 часов.